Point-Line焦点におけるSchulz反射法の回折強度比較

概要

極点測定を行う場合、X線焦点をPointにするかLineにするか、

極点専用装置の場合Pointにする事が多いが、

兼用装置の場合、Line焦点が使われている。

ここで、実際の測定強度とDefocusに関して実験を行ったので比較検討を行う。

測定

Cuターゲットを使い、ゴニオ半径 185 mm、測定試料はAl -r a n d o m 試料強度比較


極点測定を行い、多重記録で c p s 単位で表示し最大強度計測

Defocus比較


 $A1 \{111\}, \{200\}, \{220\}, \{311\}$ &

発散スリット1/2度

受光スリット7mmによる比較

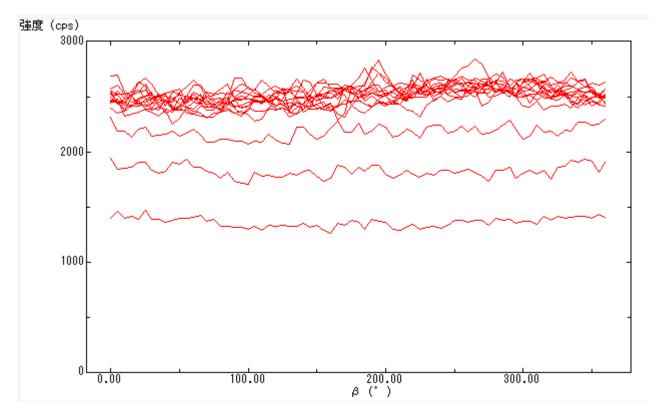

Al {111} Point焦点

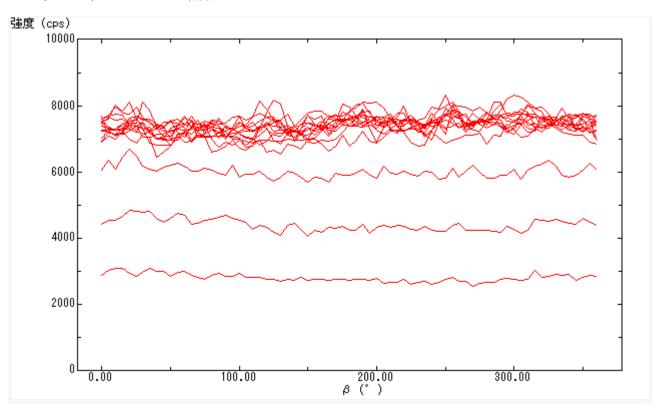

 Line
 平均的最大強度
 2500cps


 Point
 平均的最大強度
 7500cps

 結果


PointはLineの3倍

Defocus比較

Line焦点

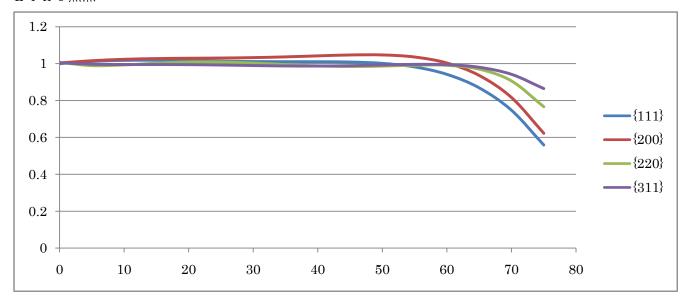

Point焦点

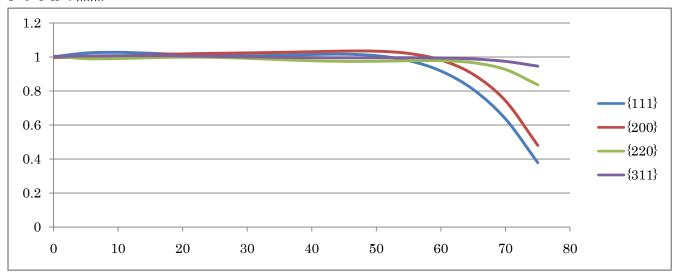

傾向は同じであるが、Pointでは低角度の落ち込みが早い。 補正を少なくする為に、 α を中心から65度の制限することでより良いデータとなる。